

下载与安装

1. 下载seekonetools

1.1 使用浏览器下载

在浏览器中直接打开如下网址 <http://seekonetools.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/seekonetools.1.2.0.tar.gz?Expires=1855322033&OSSAccessKeyId=LTAI5t8CRYwf1Z1BE6WguKuK&Signature=V4YwgEpQ%2B2Rc9HLUZihnv4pdAHY%3D>

1.2 使用wget下载

wget -c -O seekonetools.1.2.0.tar.gz "http://seekgene-public.oss-cn-beijing-internal.aliyuncs.com/seekonetools%2Fseekonetools.1.2.0.tar.gz?Expires=100001662535184&OSSAccessKeyId=LTAI5t7eyRCz8dGaEhwFaMSV&Signature=DX9XA8YnhoxZhMTk%2B0est2lpqbs%3D"

2. 下载参考文件

2.1 使用浏览器下载

在浏览器中直接打开如下网址 <http://seekonetools.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/GRCh38-3.0.0.tar.gz?Expires=1855321950&OSSAccessKeyId=LTAI5t8CRYwf1Z1BE6WguKuK&Signature=Rflk1EhJ%2BHf%2FWHbByO06%2B%2BMCXDE%3D>

2.2 使用wget下载

wget -c -O GRCh38-3.0.0.tar.gz "http://seekgene-public.oss-cn-beijing-internal.aliyuncs.com/seekonetools%2FGRCh38-3.0.0.tar.gz?Expires=100001662534560&OSSAccessKeyId=LTAI5t7eyRCz8dGaEhwFaMSV&Signature=A3rUYnFg1l1PLJvYh7CbJyQTFXY%3D"

3. 解压和安装

将下载好的压缩包移动到目的目录，比如：`mv seekonetools.1.2.0.tar.gz demo`

将压缩包解压：`tar -zxvf seekonetools.1.2.0.tar.gz`

关闭当前的conda环境：`conda deactivate`

`cd /demo/bin`

`source ./activate`

`conda-unpack`

4. 写入环境变量

```
export PATH=/demo/seekonetools.1.2.0/bin:$PATH
```

```
echo 'export PATH=/demo/seekonetools.1.2.0/bin:$PATH' >> ~/.bashrc
```

5. 安装确认

```
source activate ~/.bashrc
```

```
seekonetools --version
```

```
1 |
```